


alghamix II

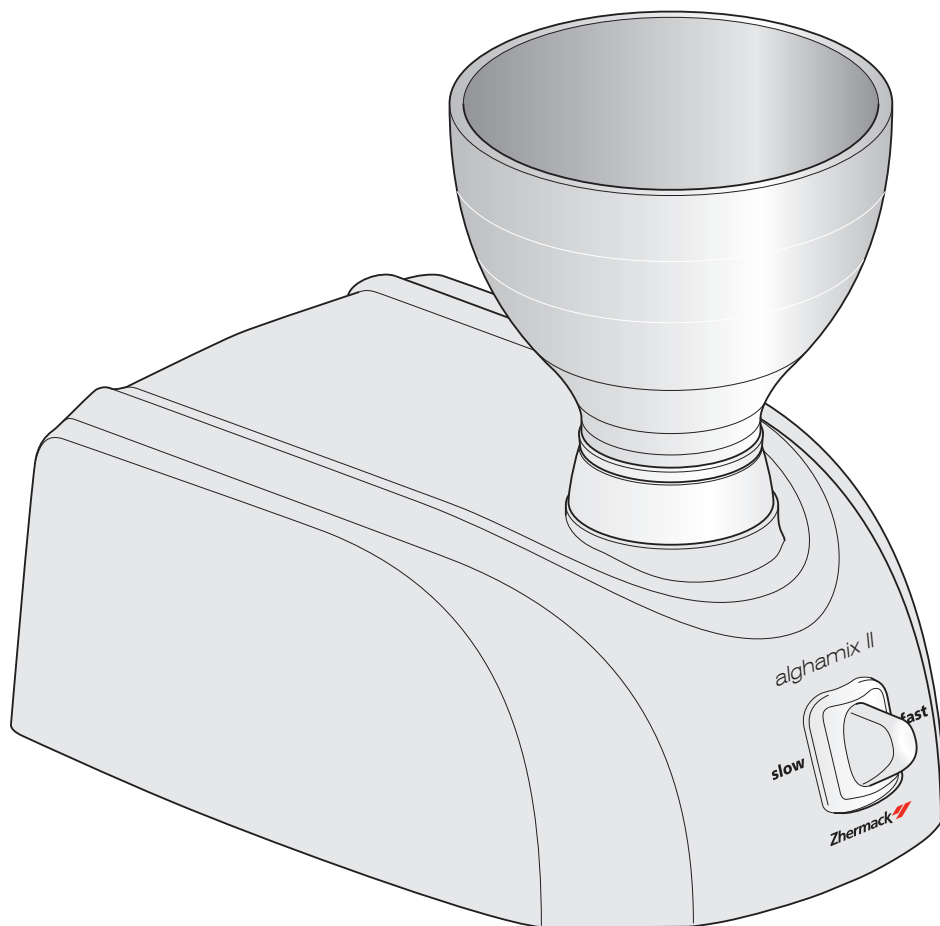

CATALOGO RICAMBI SPARE PARTS LIST

IT | EN

Versione - Version
115 / 230 V~ / 230 (EN)

INDICE GENERALE / INDEX

PARTI DI RICAMBIO ALGHAMIXII / SPARE PARTS ALGHAMIXII 1

- Descrizione e tavola componenti ALGHAMIXII
- Description and table of components ALGHAMIXII
- Schema impianto elettrico ALGHAMIXII
- Wiring diagram ALGHAMIXII

INFORMAZIONI IMPORTANTI	IMPORTANT INFORMATIONS
<p>I COMPONENTI A LISTINO SONO RICONOSCIBILI DAL SIMBOLO "●" PRESENTE NELLA PRIMA COLONNA DI OGNI DISTINTA RICAMBI.</p>	<p>THE COMPONENTS AVAILABLE ARE IDENTIFIED BY THE SYMBOL "●" IN THE FIRST COLUMN OF EACH SPARE PARTS LIST.</p>
<p>LE CASELLE NON CONTRASSEGNAE INDICANO I COMPONENTI FORNIBILI SU RICHIESTA.</p>	<p>THE UNMARKED BOXES SHOW THE COMPONENTS AVAILABLE ON REQUEST.</p>

ZHERMACK SPA SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE ALLE PROPRIE APPARECCHIATURE LE MODIFICHE TECNICHE NECESSARIE, SENZA ALCUN PREAVVISO.
 ZHERMACK SPA RESERVES THE RIGHT OF INTRODUCING IF NECESSARY SOME TECHNICAL MODIFICATION TO THE INSTRUMENTATIONS, WITHOUT NOTICE.

T.1 DESCRIZIONE COMPONENTI ALGHAMIXII / ALGHAMIXII COMPONENTS DESCRIPTION

POS.	COD.	Q.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
• 1	XR0250606	1	Tazza per alginati (350 cc) grigia	350 cc Alginate bowl – gray
• 2	XR0250675	1	Aggancio tazza	Bowl link-up
• 3*	XR0250680	1	Cavo alimentazione 115V	Mains cable 115V
• 3A	XR0250685	1	Cavo alimentazione 230V	Mains cable 230V
• 3B	XR0250690	1	Cavo alimentazione 230V spina UK	Mains cable 230V socket UK
• 4	XR0250695	1	Interruttore joystick	Joystick switch
• 5	XE0500230	1	Motoriduttore	Geared motor
• 6*	XR0250678	1	Trasformatore 115V	Transformer 115V
• 6A	XR0250679	1	Trasformatore 230V	Transformer 230V
• 7	XE2100010	1	Ponte diodo	Network bridge
• 8	XI0250070	1	Spatola x alginati	Paddle for alginates
• 9	XR0250700	1	Copertura alghamixII	Alghamix II cover
• 10	XR0250677	4	Piedino alghamixII	Foot alghamixII
• 11*	-	1	Fusibile 115V	Fuse 115V
• 11A	-	1	Fusibile 230V (T3,15A)	Fuse 230V (T3,15A)
• 12	XR0250650	1	Tazza per gesso (600 cc) grigia	600 cc plaster bowl - gray
• 13	C303030	1	Blocco miscelaz. (conf. 20 fogli)	Blending block (20 sheets)
• 14	C300990	1	Conf. 6 spatole per alginato	Paddles for alginates (6)
• 15	U113250	1	Spatola x siliconi	Spattle for silicones
• 16	XR0250670	1	Disco miscelazione siliconi	Support for silicones
• 17	XR0250600	1	Tazza per alginato 350 cc azzurra	350 cc Alginate bowl – light blue
• 18	XR0250601	1	Tazza per alginato 350 cc arancio	350 cc Alginate bowl – orange
• 19	XR0250602	1	Tazza per alginato 350 cc blu	350 cc Alginate bowl – blue
• 20	XR0250603	1	Tazza per alginato 350 cc verde	350 cc Alginate bowl – green
• 21	XR0250604	1	Tazza per alginato 350 cc bianca	350 cc Alginate bowl – white
• 22	XR0250674	1	Connettore maschio alim. alghamixII	Male power connector alghamixII
• 23	XR0250710	1	Passacavo	Cable gland
• 24	XR0250720	1	Portafusibile	Fuse holder

*: solo componenti per alghamix II mod. 115V~

: only components for alghamix II mod. 115V~


DATI TECNICI

	Versione 230 V~	Versione 115 V~
Larghezza x altezza x profondità (mm):	185x116x254	185x116x254
Peso netto / Net weight (Kg):	3	3
Potenza assorbita / Power absorbed (W):	160	160
Tensione / Power (V/Hz):	230 V~ ± 10% 50/60 Hz	115 V~ ± 10% 50/60 Hz
Velocità (giri/min):	300	300

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Version 230 V~	Version 115 V~
Width x height x depth (inch):	7,3x4,6x10	7,3x4,6x10
Net weight (Pounds):	6,61	6,61
Power absorbed (W):	160	160
Power (V/Hz):	230 V~ ± 10% 50/60 Hz	115 V~ ± 10% 50/60 Hz
Speed (Rpm):	300	300

TAVOLA COMPONENTI ALGHAMIXII / TABLE OF COMPONENTS ALGHAMIXII T.1

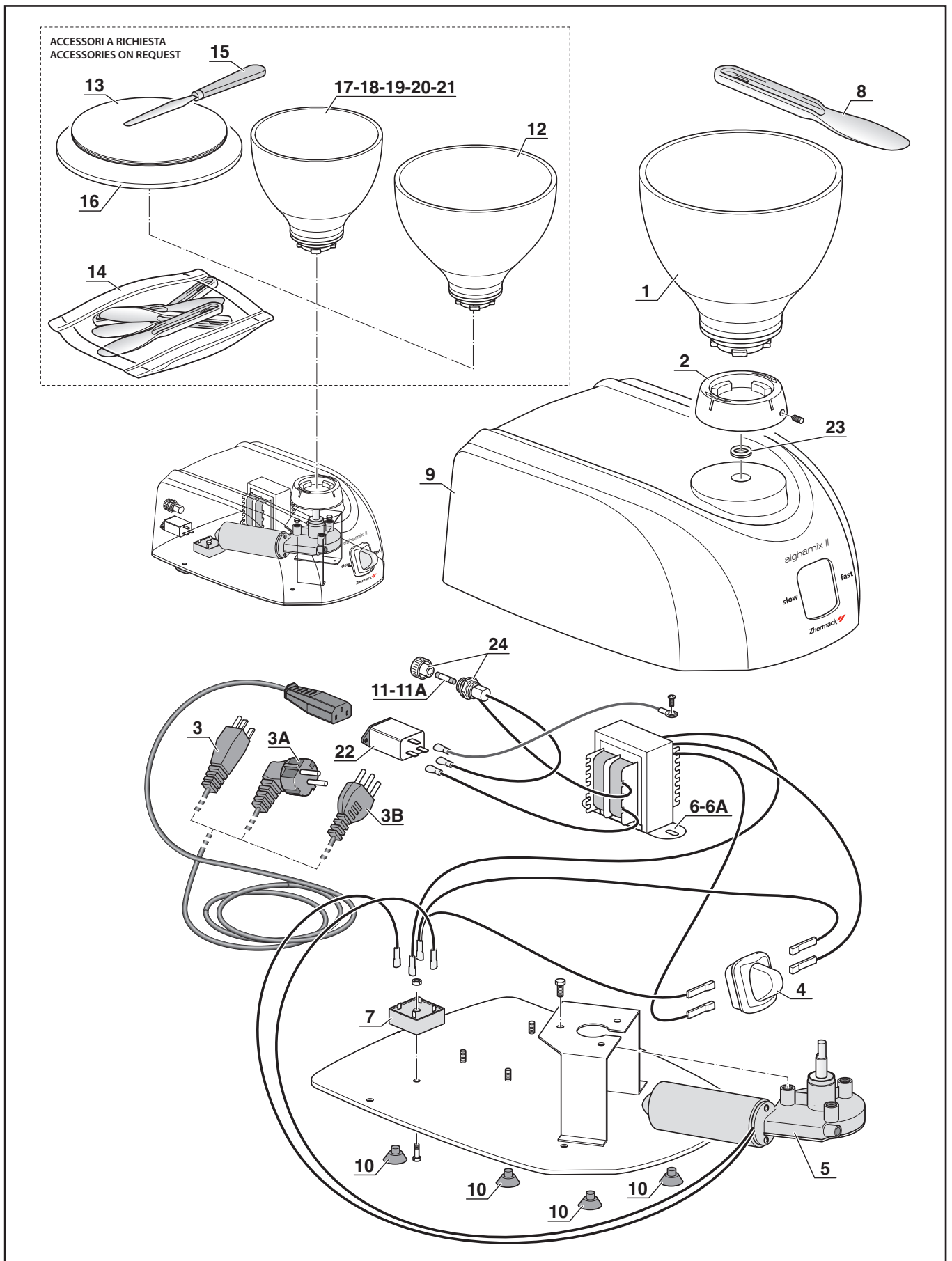


IMPIANTO ELETTRICO ALGHAMIXII (115 V~) / ALGHAMIXII (115 V~) WIRING DIAGRAM

POS.	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	XR0250695	Interruttore joystick (Tav. 1 pos. 4)	Joystick switch (T. 1 pos. 4)
2	XE0500230	Motoriduttore (Tav. 1 pos. 5)	Geared motor (T. 1 pos. 5)
3	XR0250678	Trasformatore (Tav. 1 pos. 6)	Transformer (Tav. 1 pos. 6)
4	XR0250696	Ponte diodo (Tav. 1 pos. 7)	Network bridge (Tav. 1 pos. 7)


IMPIANTO ELETTRICO ALGHAMIXII (230 V~) / ALGHAMIXII (230 V~) WIRING DIAGRAM

POS.	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	XR0250695	Interruttore joystick (Tav. 1 pos. 4)	Joystick switch (T. 1 pos. 4)
2	XE0500230	Motoriduttore (Tav. 1 pos. 5)	Geared motor (T. 1 pos. 5)
3	XR0250679	Trasformatore (Tav. 1 pos. 6A)	Transformer (Tav. 1 pos. 6A)
4	XR0250696	Ponte diodo (Tav. 1 pos. 7)	Network bridge (Tav. 1 pos. 7)

IMPIANTO ELETTRICO ALGHAMIXII (115 V~) / ALGHAMIXII (115 V~) WIRING DIAGRAM

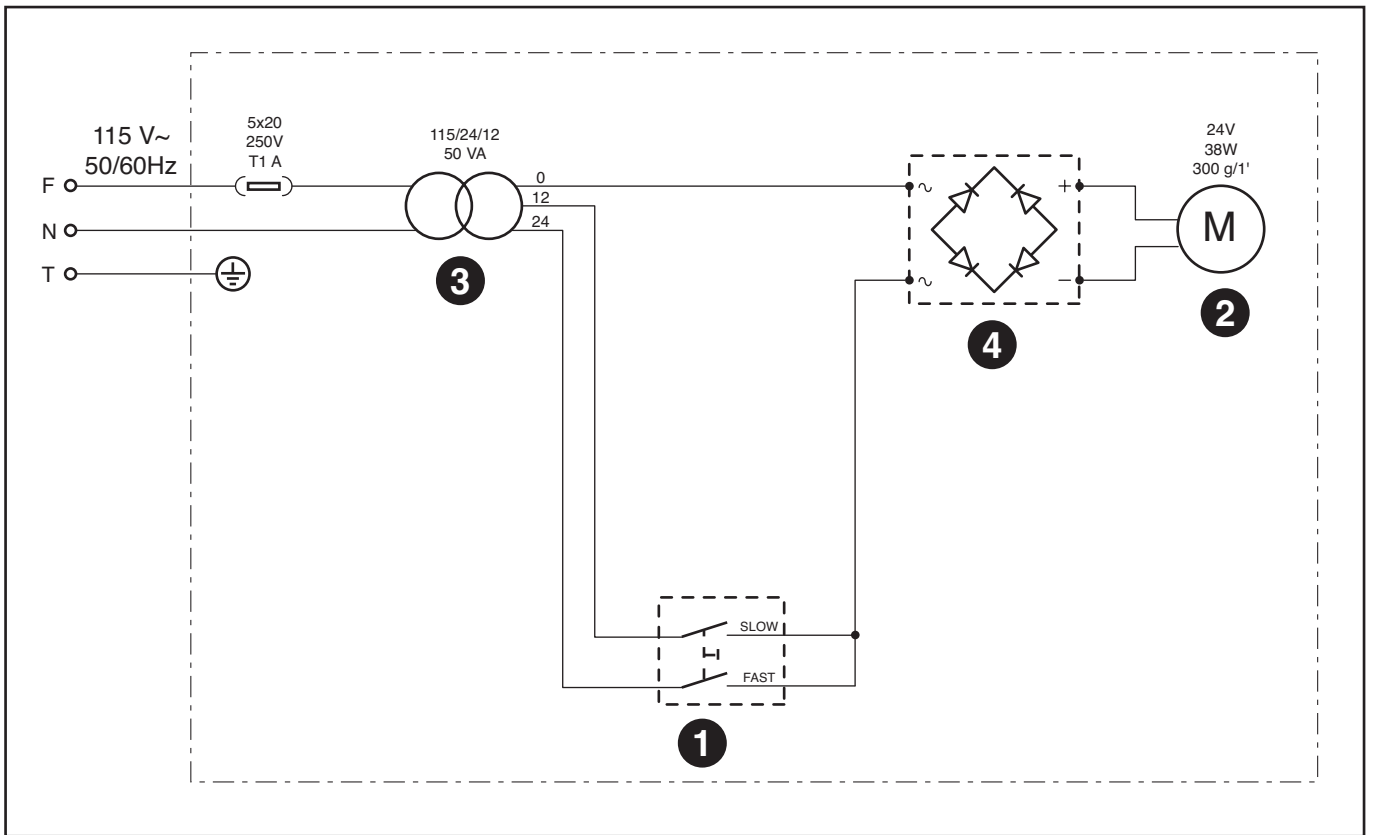

IMPIANTO ELETTRICO ALGHAMIXII (230 V~) / ALGHAMIXII (230 V~) WIRING DIAGRAM

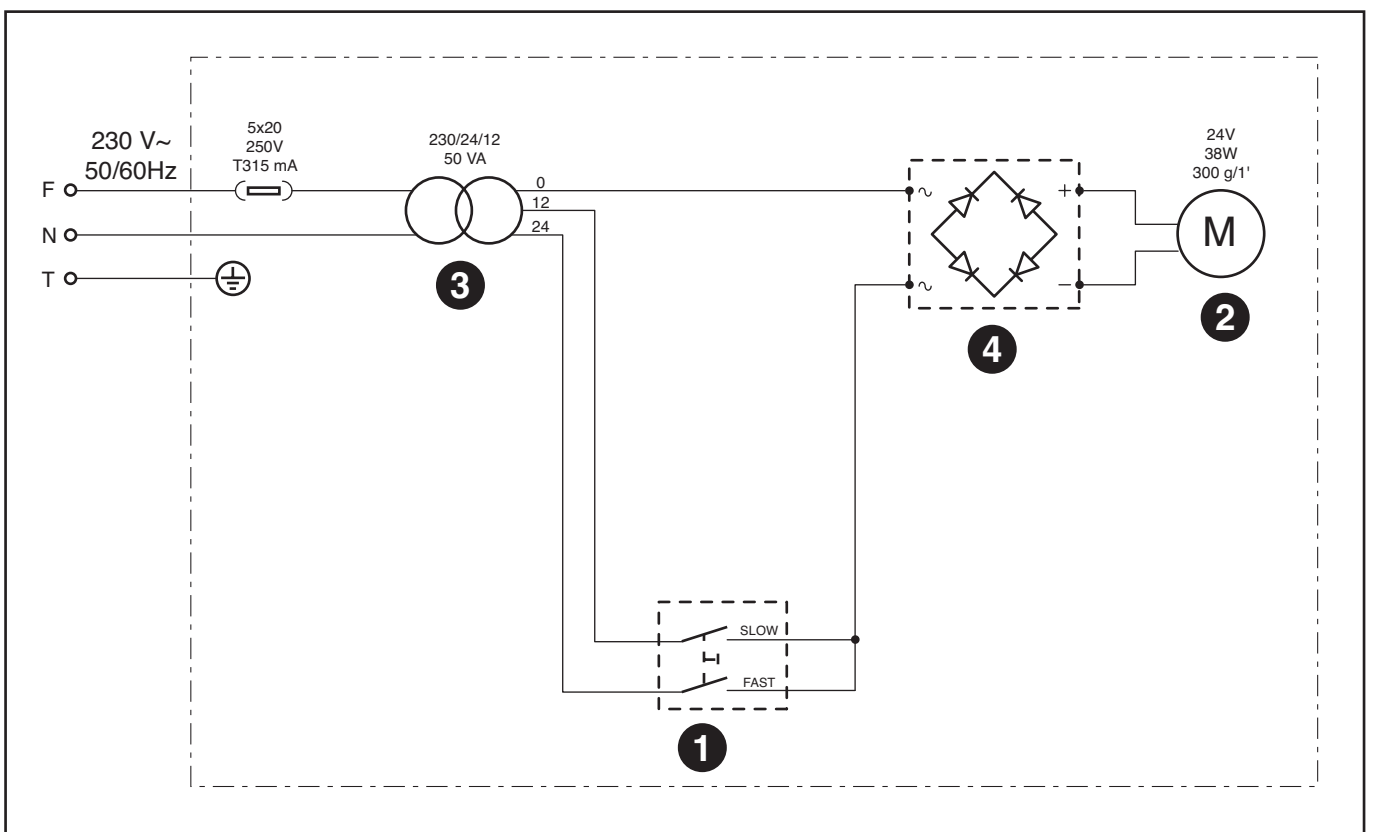

Fulfilling your needs